



胰酶 EDTA 溶液，0.25%，不含酚红

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S312JV	胰酶 EDTA 溶液，0.25%，不含酚红	100mL	24 个月	液体	-30 ~ -5 °C	干冰

1. 产品描述

胰酶 EDTA 溶液，0.25% 是使用胰蛋白酶干粉与 EDTA 混合溶解而成。胰蛋白酶是来源于猪胰脏的蛋白酶混合物，经辐射灭菌。

由于其很强的消化能力，胰蛋白酶被广泛地应用于细胞解离、常规的细胞传代和原代组织的解离。根据细胞类型和实验要求的不同，用于解离的胰蛋白酶浓度也各不相同，使用者应根据相关文献和工作经验优化最佳使用条件。

本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。

本产品关注点

含有 (+)

- 2.5 g/L 胰蛋白酶
- 0.38 g/L EDTA·4Na

不含 (-)

- 酚红

本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养。

严禁用于临床。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：无色澄清液体

渗透压：270 ~ 320 mOsm/kg·H₂O

pH 值：7.2 ~ 8.0

储藏条件：-30 ~ -5 °C

运输条件：干冰

用途：仅供科研和生产使用

4. 使用指南

从冰箱中取出本产品后在常温下放置，每隔 20 分钟轻微晃动以促进均匀解冻，至充分解冻后可立即使用。解冻后的产品在 4°C 保存不可超过一个月。